




DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Jum'at, 11 November 2022
Waktu : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Aula lt. 3A
Acara : Training Penggunaan LAF

No.	Nama	Bagian	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fajri Satrioso ✓	ok	manajer	
2.	Andri Andri FICORI	IPS	Electromedis	
3.	lulu ✓	farmasi	Manager	
4.	OTTO DESYANTO	LPDT	Manager	
5.	Aji Galih	Rawat Inap	Perawat	
6.	RIZAL MAULANA ✓	PPI	IPCM	
7.	Dian Widya	R. Luap	Perawat	
8.	ARISTA suelfo	R. hep.	Perawat	
9.	Yeni Agustmah ✓	Farmasi	staf	
10.	YUYUN RAHMADIAN ✓	FARMASI	STAF	
11.	Ahy Darmasari ✓	farmasi	staf	
12.	Syahma Hans	farmasi	staf	
13.	Yessika Meike. P ✓	farmasi	staf	
14.	Arman ✓	farmasi	staf	
15.	Fendi Setiyanto ✓	Farmasi	staf	
16.	Arman	Lab	staf	

PROTAP PENGGUNAAN LAMINAR FLOW CABINET

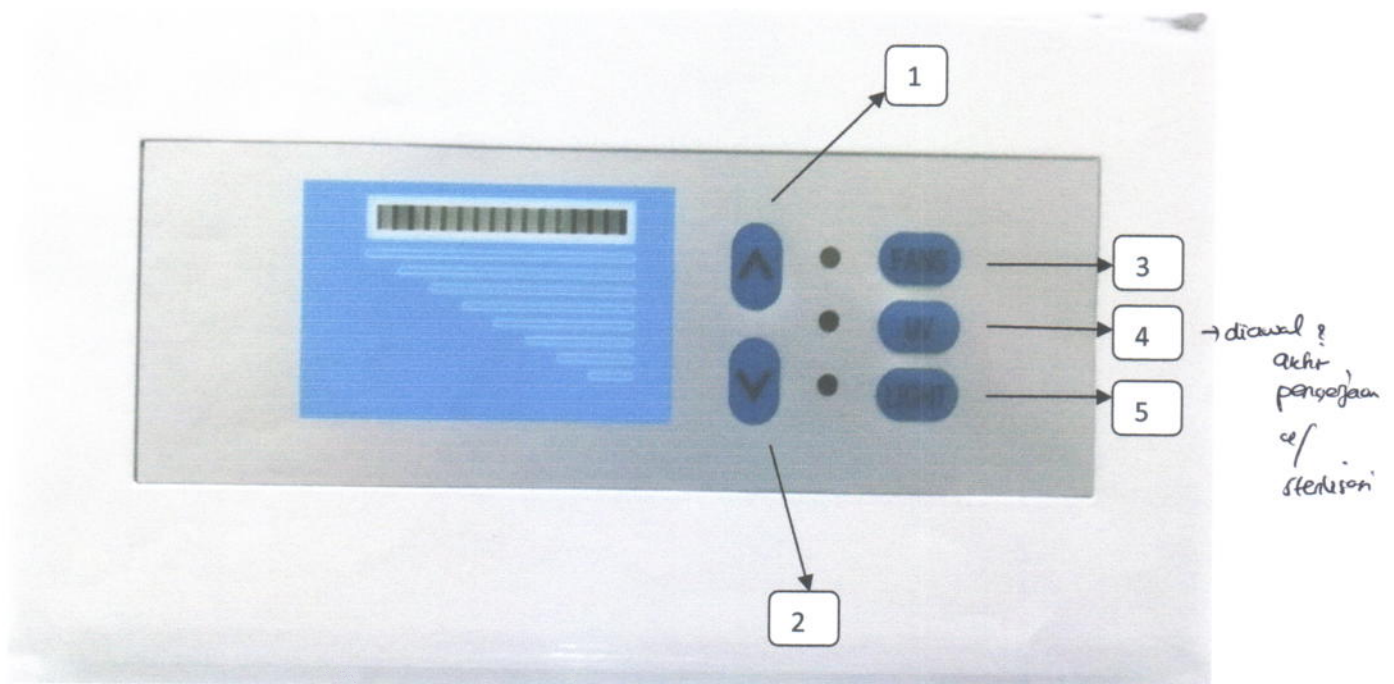

Fungsi Tombol

1. Menaikkan kecepatan blower.
2. Menurunkan kecepatan blower.
3. Menghidupkan dan mematikan blower.
4. Menghidupkan dan mematikan lampu UV.
5. Menghidupkan dan mematikan lampu penerangan.

Prosedur menghidupkan alat

- Lakukan proses sterilisasi dengan menekan tombol UV.
- Biarkan lampu UV menyala selama ± 30 menit. ✓
- Setelah 30 menit, matikan lampu UV.
- Buka jendela kaca hingga ketinggian yang diinginkan.
- Hidupkan blower/kipas, biarkan selama ± 30 menit.
- Atur speed sesuai kebutuhan (antara 0.3 hingga 0.5 m/s).
- Setelah 30 menit, nyalakan lampu penerangan dan alat siap untuk digunakan.

Prosedur mematikan alat.

- Matikan blower / kipas.
- Tutup jendela ke bawah hingga rapat.
- Matikan lampu penerangan.
- Nyalakan lampu UV, biarkan selama 30 menit.
- Setelah 30 menit matikan lampu UV

Perawatan.

- ✓ Periksa fungsi kerja dari masing masing tombol.
- ✓ Bersihkan kaca jendela dan permukaan meja kerja dari cipratan dan kotoran dengan menggunakan kain yang dibasahi dengan alkohol 70%.
- ✓ Selalu pantau kecepatan udara dalam rentang nilai antara 0.3 – 0.5 m/S.
- ✓ Tinggalkan ruangan kerja ketika sedang dilakukan sterilisasi dengan lampu UV.

\$ Selamat Bekerja \$